

Standardproben Käsemolke - Filtrationsanleitung

START



Material für die Filtration von Molke:

- Behälter zur Probenentnahme
- Fläschchen für gefilterte Probe
- Spritze zum Extrahieren von Molke zur Filtration (10 ml)
- Filter 0,45 µm zur Filtration der Molkenprobe
- Stift zur Beschriftung der Probe

1



Desinfizieren Sie Ihre Hände

Füllen Sie die Spritze mit der zu filtrierenden Probe

2



Schrauben Sie die gefüllte Spritze auf den Filter


3



Drücken Sie die Spritze langsam nach unten, um die Filtration zu starten

Es werden 5 – 10 ml benötigt

VERSAND

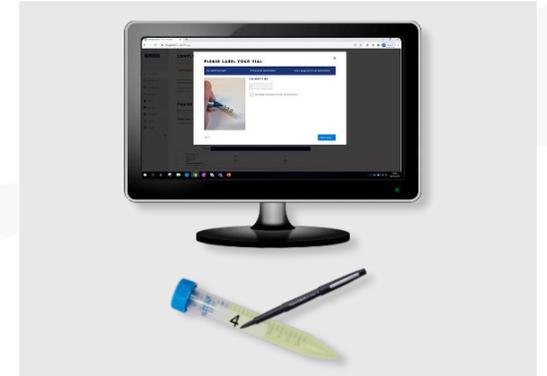

Beschriften Sie das Fläschchen mit der Nummer, die Sie in PhageWatch™ eingegeben haben und senden Sie die Eingabe ab